

Autolaveurs Désinfecteurs de Laboratoire Miele à Séchage EcoDry



Note : Pas noté

Prix

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Nouvelle Gamme de Laveurs Désinfecteurs équipés d'une pompe à recirculation variable jusqu'à 500 litres/minute et 14 Programmes via le nouveau Bandeau de Commande TouchControl.

Parmi ces 14 programmes : 2 programmes libres paramétrables en fonction des utilisateurs, un programme mini (qui se caractérise par une consommation particulièrement basse. Comparé au programme Universel, une économie de plus de 45 % d'eau est réalisée.

Les consommations d'énergie sont en baisse, et la durée des programmes est plus courte.

Le programme Mini est conçu pour le traitement de charge peu sale) ; un programme Injecteur Plus pour une gestion idéale des injecteurs...

- Désinfection thermique à 93°C
- Système de séchage intégré EcoDry
- Raccordement eau froide, eau chaude, eau déminéralisée
- Cuve de dimensions utiles 500 x 500 x 535 mm
- Encombrement de l'appareil : 600 x 600 x 820 mm
- Raccordement courant triphasé commutable 220 V (à préciser à la commande)
- Chauffage 8.5 KW

Les autolaveurs désinfecteurs de Laboratoire Miele proposés dans notre collection, sont les appareils de cette classe, les moins chers du marché.

Attention cette gamme se décline en fonction du type de doseur « poudre » ou « liquide ».

2 types de façades « Blanche » ou « Inox »

Ils sont proposés avec ou sans Pompe pour Eau déminéralisée.

Appareil livré Vide, sans chariot, ni panier...

Vous devez choisir paniers et modules spécifiques en fonction des verreries à laver...

Information : Avant toute installation d'un autolaveur, fiche technique des attentes nécessaires (réalisation à votre charge) vous est adressée, à nous retourner complétée. Vous devez prévoir au minimum pour le modèle de base, une arrivée d'eau froide, une évacuation, une alimentation en 220V. Pour le fonctionnement optimal, une arrivée d'eau chaude est recommandée (et/ou alimentation 380V). Port et installation sur devis : merci de nous indiquer l'étage de livraison en précisant escalier ou ascenseur.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.